



APARAT

Olympus istraživački mikroskop BX 51
s digitalnom kamerom DP 12

PROIZVOĐAČ I MODEL

Olympus Optical Co. (Europa) GmbH BX51
Olympus Optical Co., LTDDP12

KRATKI OPIS METODE

Priroda uzorka, kao što je njegova debljina i medij koji ga okružuje, uvelike utječe na kvalitetu slike. Mikroskopiranje u svjetлом polju rezultira širinom vidnog polja kod svih povećanja, ali omogućuje promatranje uglavnom obojenih neživih stanica. Mikroskopiranje u tehnici tamnog polja, gdje se postiže izuzetan kontrast od malih do velikih povećanja, omogućuje promatranje živih mikroorganizama. Dobivena mikroskopska slika može se snimiti digitalnom kamerom, istovremeno vidjeti na LCD monitoru, te pohraniti na računalu i ispisati.

NAMJENA

Olympus istraživački mikroskop BX51 s digitalnom kamerom DP 12 je uređaj za mikroskopiranje i snimanje različitih vrsta uzoraka. Predviđen je za rutinski rad u laboratoriju, istraživačku mikroskopiju i digitalno snimanje pomoću svjetlog i tamnog vidnog polja.

Istraživački mikroskop BX51 je otvoren za nadogradnju cijelog niza različitih uređaja za prijenos slike, od mikroskopa i digitalnih fotoaparata do uređaja za spektralno snimanje, PMT i APD uređaja.

TEHNIČKE ZNAČAJKE

a) Olympus istraživački mikroskop BX51

Optički sustav: UIS; izoštravanje: okomito kretanje mikroskopskog stolića, promjena tvrdoće zakretanja vijka za grubo fokusiranje, visoko osjetljivi vijak za fino fokusiranje; osvjetljenje: 12V 100W halogena žarulja, LED pokazivač jakosti svjetla, ugrađeni filtri (LBD-IF, ND6, ND25 opcija); revolver: zamjenjivi za 5/6/7 objektiva, tubus: široko vidno polje (F.N.22); mikroskopski stolić: keramikom presvučen koaksijalni stolić sa upravljanjem s desne ili s lijeve strane; kondenzor: univerzalni, (N.A.1,4/0,9)

b) Digitalna kamera DP12

Osjetljivost: ISO 25/50/100 ekvivalent; izloženost: AUTO, MANUEL, AE LOCK; vrijeme izloženosti: AUTO(1/2 do 1/8000sec.) MANUAL (8 do 1/8000sec.) (ISO 25); medij za pohranu slike: 3,3 V Smart/Media (SSFDC) s 32MB; format slike: digitalni zapis, JPEG, DCF; zapis: 2048×1536 pixels u SHQ/HQ obliku, 1024×768 ili 640×480 pixels u SQ obliku; LCD monitor: 3,5-inch TFT color LCD (približno 200000 pixels); vanjsko poveziv.: PC priključak, USB spojница (tip B); napon 6 V DC±10%; struja 26A

TIP I PRIPRAVA UZORKA

Obojeni / neobojeni preparati; nativni preparati; prirodni / sintetski uzorci

ISKORISTIVOST

10 sati/tjedan